Kit Bioalarm Legionella pneumophila

Análisis rápido y simple de Legionella pneumophila











KIT BIOALARM Legionella pneumophila Sanidad Ambiental

- •90-99% de los casos es por *Legionella pneumophila*
- •80 % de esos casos por SG 1

Legionelosis



- •15 % (Europa)
- Pneumonías
- Edad 60 años

Tasa de Mortalidad



•28 M€ (España)

Coste Sanitario





En pacientes que se contagian durante una hospitalización, la tasa de mortalidad alcanza el

80 %, sin antibiótico 11 %, con antibiótico



KIT BIOALARM Legionella pneumophila Sanidad Ambiental

- Coste mantenimiento
- Coste shock



- Hasta 600.000 euros (España)

- Presión creciente de inspecciones
- Pensiones vitalicias

Indemnizaciones









Niveles infectivos

104 - 105 ufc/L



Kit Bioalarm Legionella			Fundamento	
ETAPA	REACTIVO	DESCRIPCIÓN	ESQUEMA	
CAPTURA	u	Partículas magnéticas con anticuerpos específicos	Función: Formar complejos con la bacteria diana, para	
			separarlos del resto de la muestra (otras bacterias y materiales o substancias presentes en la muestra)	
RETENCIÓN	2	lmán	※ **	
			<u>Función</u> : Separar los complejos mediante un campo magnético, y evacuar el sobrenadante para eliminar otras bacterias, materiales y substancias diversas.	
LAVADO	12	Tampón para el lavado de los complejos formados	*+*	
			<u>Función</u> : Suspender y agitar los complejos en un tampón, retener los complejos, y evacuar el sobrenadante, para purificar los complejos formados.	

KIT BIOALARM Fundamento



MARCAJE	L3	Anticuerpos específicos de la bacteria diana, conjugados a una enzima de lectura	-4-+4. = / + 4.
			Función: Unir una enzima de lectura a los complejos, conjugada a un anticuerpo específico de la bacteria diana.
RETENCIÓN	5)	lmán	OCO
			<u>Función</u> : Separar los complejos marcados mediante ur campo magnético, y evacuar el sobrenadante para eliminar el anticuerpo conjugado sobrante.




LAVADO	L2	Tampón para el lavado de los complejos formados	×	
			<u>Función:</u> Suspender y agitar los complejos marcados, en un tampón, retener los complejos, y evacuar el sobrenadante, para eliminar el anticuerpo conjugado sobrante.	
REVELADO	L4+L5	Substratos de la enzima de lectura	Función: Suspender los complejos marcados en una disolución de los substratos de la enzima de lectura, para desarrollar un color.	
PARADA	L6	Base que detiene la reacción del enzima de lectura	S Función: Detener la actividad de la enzima de lectura mediante un cambio a pH básico.	
LAVADO	L7	Disolución ácida diluida	<u>Función</u> : Lavado de la cubeta de análisis para su reutilización, previo enjuague con L2.	



- Rapidez
- Fiabilidad
- Fácil manejo
- Valor preventivo
- Análisis cualitativo
- Análisis cuantitativo
- Validado



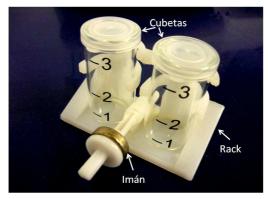



Ventajas

PARÁMETROS	CULTIVO EN PLACA	TÉCNICAS MOLECULARES (PCR)	KIT BIOALARM LEGIONELLA
TIEMPO	10-15 DÍAS	3-6 HORAS	50 MINUTOS
CUALIFICACIÓN DEL OPERARIO	MEDIA	ALTA	BAJA
COSTE	MEDIO	ALTO	BAJO
ESPECIFICIDAD	MEDIA	ALTA	ALTA
APLICACIÓN	VERIFICACIÓN	VERIFICACIÓN	PREVENCIÓN, BROTE Y EMERGENCIA
INSTRUMENTAL ESPECÍFICO	NO	SÍ	NO
TRAINING	MEDIO	ALTO	BAJO



Ensayo

Filtración



Análisis inmunomagnético (kit)




Resultado






Lectura

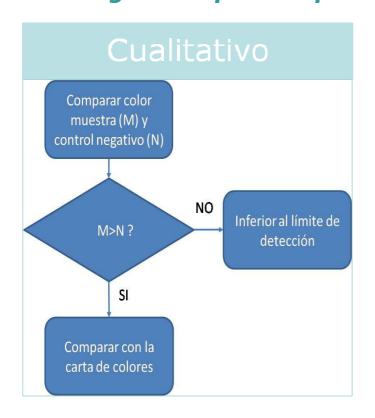

Cuantitativo

- Recta de calibrado: N C = N/Ve * Vc/Vo (ufc equivalentes/L)
- Ve = volumen de ensayo, mL
- Vc = volumen del concentrado, mL
- Vo= volumen filtrado de muestra, L

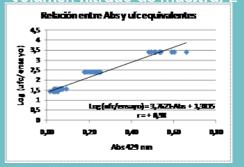




Validación

BIOALARM Legionella		
Bacteria detectada	Legionella pneumophila	
Método de concentración	Filtración membrana	
Método de detección	Captura inmunomagnética y enzimoinmunoensayo	
Especificidad	100 %	
Sensibilidad	99 %	
Falsos positivos	0 %	
Falsos negativos	2 %	
Selectividad	-0,15	
Eficiencia	99 %	
	LD visual 280 ufc/L	
Comparativa con cultivo:	LD espectrofotométrico 350 ufc/L	
	LQ espectrofotométrico (CV 20 %) 500 ufc/L	
Volumen de muestra	9,0 mL	
Tiempo de análisis	50 min.	



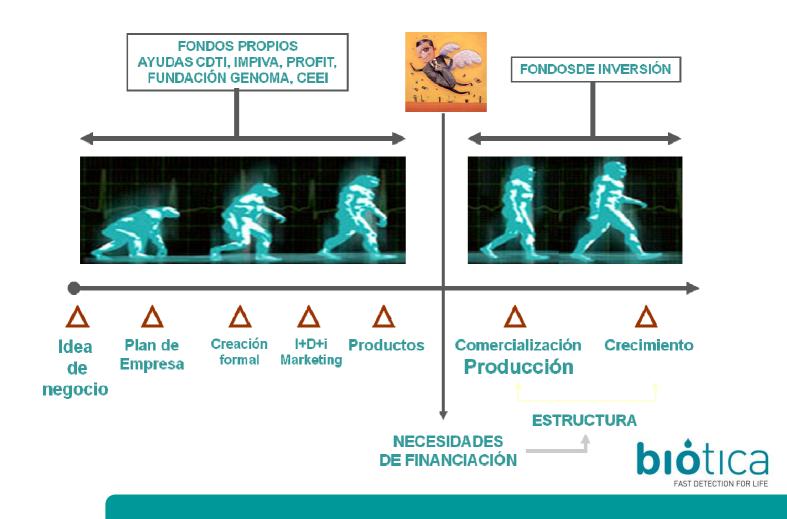



No publicar sin antes patentar (horno abierto no cuece pan)

Ser y parecer (ISO's)

No seas metodólogo, sé científico (el anarquista metodológico: Todo vale)

El inversor y tú (los indicadores)

El colaborador incorpora sus intereses en lo que te dice (win to win)



Una reflexión sobre el emprendedor:

Para alcanzar su sueño, necesita una voluntad firme, y una inmensa capacidad de entrega: aunque tenga un objetivo, no siempre el camino para lograrlo es aquel que se imagina.

Por eso, usa la disciplina y la entrega, y con ello se entusiasma.

La rutina nunca puede dirigir movimientos importantes.

Adaptado de la novel de Paulo Coelho, "Manual del guerrero de la luz".



Gracias por su atención

Contáctenos:

Avda. De Vicent Sos Baynat, s/n
Parque Científico técnico y empresarial
de la Universidad Jaume I, Campus Riu Sec
Edificio de Investigación 1, 2ª planta
12006 Castellón - SPAIN-

Telf: +34 964 387525 Fax: +34 964 387322

info@biotica.es www.biotica.es

